

eCP225

微孔板离心机

Microplate Centrifuge

安静，安全，方便！



用于微孔板离心和微量过滤。

适用平管、连管和整版。

产品特点

- 机身小巧玲珑，一键操作。
- 运行平稳，低噪音，长寿命。
- 开盖保护功能。操作过程中，如果盖子打开，转子立即停止运转。
- 交流宽电压供电，110-250V AC，使用方便。

操作界面说明



- 显示窗口：显示离心机运行时间，倒计时结束后，自动停止运行并刹车。
- 当显示窗口显示“—”为离心机门打开，并禁启动运行。
- Time：左键为离心时间减少，右键为离心时间增加。离心时间设置范围为：0—99秒。
- Short：点动运行按键。长按Short按钮，离心机进入点动运行程式，直至松开，离心机停止运行。点动运行时，显示窗显示运行总时间。
- Start/Stop：停机状态下，按压此键，机器开始运行。运行时按压此键，机器停止运行。



性能参数

型号	eCP225
转子	角转子
转速	2500rpm±5%
离心力	480g
旋转方向	逆时针方向
最大载量	2*96PCR板
加速时间	15s
减速时间	≤25s
驱动方式	直流无刷电机，低噪音滚珠轴承
输入电源	AC 110-250V 50/60Hz
尺寸 (L*W*H)	产品尺寸：345*289*168mm 包装尺寸：365*310*218mm
重量	净重：6.5kg 毛重：7.2kg
安全标准	符合 IEC61010-2-020


EASTWIN

苏州东胜兴业科学仪器有限公司
EASTWIN SCIENTIFIC EQUIPMENTS INC.

地址：苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元
电话：0512-85550818 传真：0512-89188841
邮箱：info@eastwin.com 网址：http://www.eastwin.com

 新开源医疗集团旗下企业(股票代码300109)



 400-086-6869